

AKSO

qualidade que se mede



MANUAL DE INSTRUÇÕES

MS5

AGITADOR MAGNÉTICO

1. ESPECIFICAÇÕES

- **Faixa de velocidade:** 200 a 1800 rpm
- **Capacidade máxima:** 2000 ml
- **Controle:** Analógico
- **Grau de proteção:** IP42
- **Material da superfície:** Plástico PET
- **Temperatura de operação:** 5 a 40°C
- **Umidade de operação:** 10 a 80%UR (sem condensação)
- **Alimentação:** Adaptador AC/DC 100~240v, 50/60Hz,
12Vdc
- **Dimensões:** 140 x 160 x 50 mm
- **Peso:** 455g

2. ACESSÓRIOS

Itens que acompanham o MS5:

- 1 Barra de agitação
- 1 Adaptador AC/DC
- 1 Manual de instruções

Antes de utilizar, examine o instrumento com atenção.

Caso detecte alguma anormalidade, contate a AKSO.

3. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

LIGA-DESLIGA

- 1) Selecione uma superfície regular sem vibrações e fluxo de ar, que haja de no mínimo 10 cm de distância ao redor do instrumento;
- 2) Conecte o adaptador AC/DC na conexão localizada atrás do instrumento;
- 3) Conecte o adaptador AC/DC a rede elétrica;
- 4) Insira a barra de agitação dentro do Becker da amostra a ser agitada;
- 5) Coloque o Becker no centro da superfície do MS5;
- 6) Gire o seletor no sentido horário até a velocidade desejada;
- 7) Para desligar, gire o seletor no sentido anti-horário.

4. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

- Nunca conecte ou desconecte o adaptado AC/DC da rede elétrica quando o instrumento estiver em funcionamento;
- Sempre quando for realizar uma limpeza no instrumento primeiramente desconecte-o da rede elétrica;
- Mantenha o instrumento longe de poeira e gases.



Este instrumento possui 1 ano* de garantia contra defeitos de fabricação.

**Já abarca a garantia legal.*

garantia@akso.com.br

AKSO PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA
www.akso.com.br • vendas@akso.com.br
(51) 3406 1717